

Aviso importante

Prezado cliente,

Disponibilizámos o novo software **PyroMark® Q24, versão 2.0.8**, nos instrumentos PyroMark Q24 MDx ou PyroMark Q24. Este novo software é compatível com os sistemas operativos Windows® XP, Windows 7 e agora também Windows 10.

Se o seu instrumento PyroMark Q24 tiver sido fornecido com uma versão anterior do software, pode atualizá-lo para a versão 2.0.8 efetuando a transferência nas seguintes páginas Web:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

Também pode encomendar o software PyroMark Q24, versão 2.0.8, em CD:

- Para o PyroMark Q24 MDx (ref. 9019063)
- Para o PyroMark Q24 (ref. 9019062)

Os novos Pyro® Plug-ins que se seguem para os kits *therascreen* Pyro foram verificados e aprovados para utilização com o novo software PyroMark Q24, versão 2.0.8.

- EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0
- KRAS Pyro Plug-in v.1.3.0
- RAS Extension Pyro Plug-in v.1.3.0
- BRAF Pyro Plug-in v.1.3.0
- GIST Pyro Plug-in v.1.3.0

Os plug-ins estão disponíveis para transferência na respetiva página de catálogo em www.qiagen.com, no separador "Product Resources" (Recursos do produto), secção "Analysis Software" (Software de análise). Recomendamos a todos os clientes que atualizem o seu sistema para a versão mais recente logo que possível. Os clientes deverão seguir os procedimentos locais no sentido de assegurar uma implementação adequada no seu laboratório.

Nota: Os plug-ins apenas são válidos em combinação com o software PyroMark Q24, versão 2.0.8.

Nota: À exceção do EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0, os plug-ins apenas foram atualizados para assegurar a compatibilidade com o novo software PyroMark Q24, versão 2.0.8. Os resultados obtidos com a versão 2.0.8 do software PyroMark Q24 atualizado e os novos plug-ins foram verificados e a equivalência com os resultados das versões anteriores dos plug-ins foi confirmada.

Nota: No EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0, verificou-se que a versão anterior do EGFR Pyro Plug-in não detetava corretamente as deleções raras do exão 19 2239_2251>C e 2238_2248>GC. Em vez disso, o software apresentava resultados inválidos, solicitando aos utilizadores que efetuassem a análise manualmente. Este problema foi solucionado como parte desta atualização.

Para obter ajuda na atualização dos ensaios de rotina Pyro, contacte o representante de vendas ou o departamento local de apoio ao cliente da QIAGEN em www.qiagen.com/contact.

Com os melhores cumprimentos,

A sua equipa QIAGEN Personalized Healthcare

Marcas comerciais: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, PyroMark® (QIAGEN Group); Windows® (Microsoft Corporation).
1106910 04/2017 HB-1958-002
© 2017 QIAGEN, todos os direitos reservados