

Abril de 2017

Nota importante

Estimado cliente,

Lançamos o novo software **PyroMark® Q24 versão 2.0.8** para os instrumentos PyroMark Q24 MDx ou PyroMark Q24. Esse novo software é compatível com os sistemas operacionais Windows® XP, Windows 7 e agora também com Windows 10.

Se o seu instrumento PyroMark Q24 foi entregue com uma versão anterior de software, você poderá atualizá-la para a versão 2.0.8, baixando a nova versão a partir das seguintes páginas:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

Você também pode encomendar a versão 2.0.8 do software PyroMark Q24 em CD:

- Para PyroMark Q24 Mdx (n° de catálogo 9019063)
- Para PyroMark Q24 (n° de catálogo 9019062)

Os seguintes novos plug-ins Pyro® para os kits thetascreen Pyro foram testados e liberados para uso com o novo software PyroMark Q24 versão 2.0.8.

- Plug-in EGFR Pyro v.1.3.0
- Plug-in KRAS Pyro v.1.3.0
- Plug-in RAS Extension Pyro v.1.3.0
- Plug-in BRAF Pyro v.1.3.0
- Plug-in GIST Pyro v.1.3.0

Os plug-ins estão disponíveis para serem descarregados, a partir da página do respectivo catálogo, em www.qiagen.com, na guia "Product Resources" (Recursos do produto), na seção "Analysis Software" (Software de análise). Recomendamos a todos os clientes atualizar os seus sistemas para as últimas versões, o mais rápido possível. Os clientes devem seguir os procedimentos locais para garantir a implementação adequada em seus laboratórios.

Nota: Os plug-ins são válidos apenas em combinação com o software PyroMark Q24 versão 2.0.8.

Nota: À exceção do plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, os plug-ins foram atualizados exclusivamente para garantir compatibilidade com o novo software PyroMark Q24 2.0.8. Os resultados obtidos com o software atualizado PyroMark Q24 versão 2.0.8 e os novos plug-ins foram testados, e sua equivalência com os resultados obtidos em versões anteriores de plug-ins foi confirmada.

Nota: Para o plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, foi identificado que a versão anterior de plug-in EGFR Pyro não efetuava corretamente a exclusões 2239_2251>C e 2238_2248>GC do éxon raro 19. Em vez disso, o software relatava resultados inválidos, exigindo que os usuários procedessem com a análise manual. Esse problema foi solucionado como parte dessa atualização.

Para ajudá-lo a atualizar sua rotina de ensaio Pyro, entre em contato com seu representante de vendas local QIAGEN ou departamento de serviços ao cliente local em www.qiagen.com/contact.

Saudações,

Sua equipe QIAGEN Personalized Healthcare

Marcas registradas: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, PyroMark® (QIAGEN Group); Windows® (Microsoft Corporation)..
1106910 04/2017 HB-1958-002
© 2017 QIAGEN, todos os direitos reservados.