

April 2017

Viktig anmärkning

Bästa kund!

Vi har lanserat den nya **versionen 2.0.8 av programvaran PyroMark® Q24** på instrumenten PyroMark Q24 MDx och PyroMark Q24. Det nya programmet är kompatibelt med operativsystemen Windows® XP, Windows 7 och nu även Windows 10.

Om ditt PyroMark Q24-instrument levererades med en äldre programversion kan du uppgradera till programversion 2.0.8 genom att ladda ned den från följande webbsidor:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

Du kan även beställa programversion 2.0.8 av PyroMark Q24 på CD:

- För PyroMark Q24 MDx (kat.nr 9019063)
- För PyroMark Q24 (kat.nr 9019062)

Följande nya Pyro®-plugginprogram för *therascreen* Pyro-kit har verifierats och lanserats för användning med den nya versionen 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24.

- EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0
- KRAS Pyro Plug-in v.1.3.0
- RAS Extension Pyro Plug-in v.1.3.0
- BRAF Pyro Plug-in v.1.3.0
- GIST Pyro Plug-in v.1.3.0

Pluginprogrammen kan laddas ned från respektive katalogsida på www.qiagen.com under fliken "Product Resources" (Produktresurser) i sektionen "Protocol Files" (Protokollfiler). Vi rekommenderar alla kunder att uppdatera sina system till de senaste versionerna så snart som möjligt. Kunderna bör följa lokala procedurer för att garantera korrekt implementering i sina laboratorier.

Obs: Pluginprogrammen fungerar endast med version 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24.

Obs: Med undantag för EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0 har pluginprogrammen endast uppdaterats för att garantera kompatibilitet med version 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24. Resultat som har uppnåtts med den uppdaterade versionen 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24 och de nya pluginprogrammen har verifierats och motsvarande resultat från föregående versioner av pluginprogrammen har bekräftats.

Obs: För EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0 identifierades det att föregående version av EGFR Pyro Plug-in inte kunde anropa ovanliga exon 19-raderingar 2239_2251>C och 2238_2248>GC korrekt. Istället rapporterade programvaran felaktiga resultat och bad användarna genomföra manuella analyser. Det här problemet har åtgärdats som en del av den här uppdateringen.

För hjälp med att uppdatera din Pyro-testrutin ska du kontakta din lokala QIAGEN-försäljningsrepresentant eller den lokala kundtjänstavdelningen hos www.qiagen.com/contact.

Vänliga hälsningar,

QIAGEN Personalized Healthcare-teamet

Varumärken: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, PyroMark® (QIAGEN-gruppen); Windows® (Microsoft Corporation).
1106910 04/2017 HB-1958-002
© 2017 QIAGEN, med ensamrätt.