

December 2007

お客様各位

TissueRuptor™の電源表示と使用上のご注意

TissueRuptor本体、日本語版ユーザーズマニュアル（12ページ、4.2使用条件）および英語版User Manual（25ページ、4.2 Installation requirements）には電源の条件として、120 V AC, 60Hz（North America and Japan）と記載されていますが、日本用TissueRuptorは100V AC, 50/60 Hzの電源において、問題なくご使用いただけます。

また、TissueRuptorは液体中または液体窒素中でのみご使用いただけます。液体の外でのご使用は思わぬ破損につながります。

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。
TEL : 03-6890-7300、FAX : 03-5547-0818、E-mail : techservice-jp@qiagen.com
Trademarks : QIAGEN®, Tissue Ruptor™ (QIAGEN Group).

