

April 2017

Belangrijke opmerking

Geachte klant,

We hebben de nieuwe **PyroMark® Q24-softwareversie 2.0.8** voor de PyroMark Q24 MDx- of PyroMark Q24-instrumenten uitgebracht. Deze nieuwe software is compatibel met Windows® XP-, Windows 7- en nu ook met Windows 10-besturingssystemen.

Als uw PyroMark Q24-instrument is geleverd met een eerdere softwareversie, kunt u een upgrade naar softwareversie 2.0.8 uitvoeren door deze te downloaden van de volgende webpagina's:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

U kunt PyroMark Q24-softwareversie 2.0.8 ook bestellen op cd-rom:

- Voor PyroMark Q24 MDx (cat.nr. 9019063)
- Voor PyroMark Q24 (cat.nr. 9019062)

De volgende nieuwe Pyro®-invoegtoepassingen voor de *therascreen* Pyro-kits zijn geverifieerd en vrijgegeven voor gebruik met de nieuwe PyroMark Q24-softwareversie 2.0.8.

- EGFR Pyro-invoegtoepassing v.1.3.0
- KRAS Pyro-invoegtoepassing v.1.3.0
- RAS Extension Pyro-invoegtoepassing v.1.3.0
- BRAF Pyro-invoegtoepassing v.1.3.0
- GIST Pyro-invoegtoepassing v.1.3.0

Deze invoegtoepassingen kunt u downloaden via de relevante pagina in de catalogus op www.qiagen.com onder het tabblad "Product Resources" (Hulpbronnen product) in het gedeelte "Analysis Software" (Analysesoftware). We raden alle klanten aan om hun systeem zo snel mogelijk bij te werken met de meest recente versies. Klanten moeten lokale procedures volgen om zeker te zijn van de juiste implementatie in hun laboratorium.

Opmerking: de invoegtoepassingen zijn alleen geldig in combinatie met de PyroMark Q24-softwareversie 2.0.8.

Opmerking: Met uitzondering van de EGFR Pyro-invoegtoepassing v.1.3.0 zijn de invoegtoepassingen alleen bijgewerkt om compatibiliteit met de nieuwe PyroMark Q24-software 2.0.8 te garanderen. Resultaten verkregen met de bijgewerkte PyroMark Q24-softwareversie 2.0.8 en nieuwe invoegtoepassingen zijn geverifieerd en de gelijkwaardigheid ervan met eerdere versies van de invoegtoepassingen is bevestigd.

Opmerking: Voor de EGFR Pyro-invoegtoepassing v.1.3.0 is vastgesteld dat de eerdere versie van de EGFR Pyro-invoegtoepassing zeldzame exon 19-verwijderingen 2239_2251>C en 2238_2248>GC niet op correcte wijze kon oproepen. In plaats daarvan rapporteerde de software ongeldige resultaten en ontvingen gebruikers het verzoek om handmatige analyse uit te voeren. Dit probleem is met deze update opgelost.

Voor ondersteuning met het bijwerken van uw Pyro-testmethode neemt u contact op met uw QIAGEN-verkoopvertegenwoordiger ter plaatse of uw lokale klantenservice op www.qiagen.com/contact.

Met vriendelijke groeten,

Uw QIAGEN-team Persoonlijke Zorg