

Důležitá poznámka

Vážený zákazníku,

zveřejnili jsme novou **verzi 2.0.8 softwaru PyroMark® Q24** pro nástroje PyroMark Q24 MDx a PyroMark Q24. Tento nový software je kompatibilní s operačním systémem Windows® XP, Windows 7 a nyní také Windows 10.

Pokud byl váš nástroj PyroMark Q24 dodán s předchozí verzí softwaru, můžete provést upgrade na verzi softwaru 2.0.8 tak, že si ji stáhnete z následujících webových stránek:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

Verzi 2.0.8 softwaru PyroMark Q24 si také můžete objednat na CD:

- Pro PyroMark Q24 MDx (kat. č. 9019063)
- Pro PyroMark Q24 (kat. č. 9019062)

Následující nové plug-iny Pyro® pro soupravy Pyro *therascreen* byly ověřeny a uvolněny pro použití s novým softwarem PyroMark Q24 Software ve verzi 2.0.8.

- Plug-in EGFR Pyro v.1.3.0
- Plug-in KRAS Pyro v.1.3.0
- Plug-in RAS Extension Pyro v.1.3.0
- Plug-in BRAF Pyro v.1.3.0
- Plug-in GIST Pyro v.1.3.0

Plug-iny jsou k dispozici ke stažení na příslušných stránkách katalogu na adrese **www.qiagen.com** v záložce „Product Resources“ (Zdroje produktů) a sekci „Analysis Software“ (Analytický software). Doporučujeme všem zákazníkům, aby si software co nejdříve aktualizovali na nejnovější verzi. Pro zajištění řádné implementace v rámci laboratoře by se měli zákazníci řídit místními postupy.

Poznámka: Plug-iny jsou platné pouze v kombinaci s verzí 2.0.8 softwaru PyroMark Q24.

Poznámka: S výjimkou plug-inu EGFR Pyro v.1.3.0 byly plug-iny aktualizovány výhradně proto, aby byla zajištěna kompatibilita s novým softwarem PyroMark Q24 2.0.8. Výsledky získané prostřednictvím aktualizované verze 2.0.8 softwaru PyroMark Q24 s novým plug-inem byly ověřeny a byla potvrzena jejich rovnocennost s výsledky z předchozích verzí plug-inu.

Poznámka: U plug-inu EGFR Pyro v.1.3.0 bylo zjištěno, že předchozí verze plug-inu EGFR Pyro nedokázala správně vyvolat vymazání 2239_2251>C a 2238_2248>GC vzácného exonu 19. Software namísto toho hlásil neplatné výsledky a požadoval, aby uživatel provedl manuální analýzu. Problém byl v rámci aktualizace vyřešen.

Budete-li potřebovat pomoc s aktualizací postupu testů Pyro, obraťte se na místního obchodního zástupce nebo na místní oddělení zákaznického servisu společnosti QIAGEN na adrese **www.qiagen.com/contact**.

S pozdravem,

Váš osobní zdravotnický tým QIAGEN